


クイックラン・クイックゲル電気泳動セット 3080

¥53,000.

商品番号: 3080-00

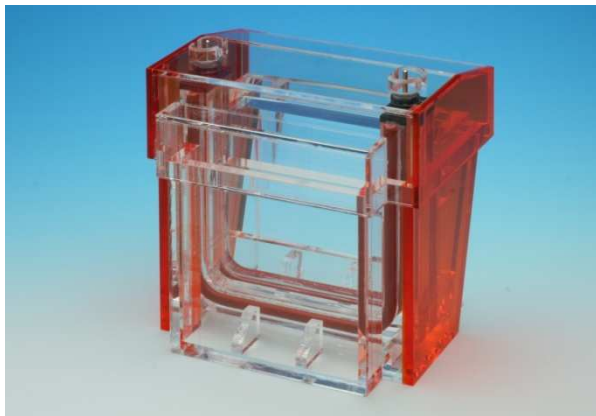

仕様

泳動用プレート	100W × 100D × 1mm (ミニクイックゲルに対応)
泳動可能枚数	2組 (1組での泳動時はダミーアクリルプレートを使用)
使用緩衝液量	約 500ml
寸法	125W × 95D × 135Hmm 500g

- ミニクイックゲル(プレキャストゲル)用の泳動装置です。他社のプレキャストゲルでも泳動用プレートサイズ [100W × 100H × 3 (ゲルを含む厚さ)mm] が合えば使用できます。
- ミニクイックゲルは、ゲルの濃度及びウェルの形状で、豊富な製品を取り揃えております。
- コンパクト設計で、素早く泳動用プレートがセットできます。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3085-01	本体 (セフティカバー付)	1台	—
3085-03	泳動用プレート押え (透明アクリル)	1個	¥7,000
3080-07	ダミーアクリルプレート (厚さ3mm)	1枚	¥1,500
3201-05	出力リード線 (赤・黒)	1組	¥2,500

ミニクイックゲル (プレキャストゲル)

¥18,000./1箱

¥81,000./5箱



- 神経毒のアクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動がスタートできます。
- お手持ちの泳動装置に、プレートサイズ(100 × 100mm) が合えば使用可能です。
- 検体数は13検体、17検体、二次元泳動用(マーカー用ウェル付)です。
- 泳動用バッファーにSDSを加えると、SDS-PAGEとして使用できます。
- サンプル容量は13検体で30ul、17検体で25ulです。
- 使用期限は、冷蔵保存で1年間の長期保証します。

使用期限が長いので、5箱セットが断然お得！



均一ゲル (10枚入)

商品番号	ゲル濃度 (%)	分画分子量範囲	検体数	1箱定価	5箱セット定価
4112-0075	7.5	50,000 ~ 200,000	13	¥18,000 /1箱	¥81,000 /5箱
4117-0075	7.5	50,000 ~ 200,000	17		
4112-0100	10.0	20,000 ~ 150,000	13		
4117-0100	10.0	20,000 ~ 150,000	17		
4112-0125	12.5	20,000 ~ 100,000	13		
4117-0125	12.5	20,000 ~ 100,000	17		
3101-0125	12.5	20,000 ~ 100,000	2DE		

グラジェントゲル (10枚入)

商品番号	ゲル濃度 (%)	分画分子量範囲	検体数	1箱定価	5箱セット定価
4112-0520	5 ~ 20	10,000 ~ 200,000	13	¥18,000 /1箱	¥81,000 /5箱
4117-0520	5 ~ 20	10,000 ~ 200,000	17		
3101-0520	5 ~ 20	10,000 ~ 200,000	2DE		
4112-1020	10 ~ 20	10,000 ~ 150,000	13		
4117-1020	10 ~ 20	10,000 ~ 150,000	17		

※ 5箱セット定価は、5箱にて注文時の定価です。

泳動条件
泳動用緩衝液の調整 (タンパク質用) :
25mM Tris、192mM Glycine、0.1% SDS。
ゲル1枚当たり、20mAの定電流にて
約80分間電気泳動を行う。